

实验室搅拌机系列

E30-H 电动数显搅拌机（经典型）

E30-H 应用领域

E30-H 型实验室数显搅拌机可应用于生物制药、生化、食品、纳米材料、涂料、黏合剂、日用化学品、印染、石化、造纸化学、等领域，该数显电动搅拌机适用于实验室多黏度体系的分散、搅拌等混合工艺。



E30-H 特点优势

- 无刷电机：机械传动，高低档强扭力设计
- 轻量化铝合金外壳：运行稳定，选材精良，噪音低
- 四位数字清晰显示：简洁轻巧，操作简单
- 恒功补偿动能：恒定转速，稳定输出
- 穿透式桨叶设计：方便操作，可长时间连续运行

名 称：上海欧河机械设备有限公司
开户行：上海农商银行长寿支行
账 户：3240 2808 0101 1240 3
纳税识别号：310227055948560

NO.655 GaoJi road,shanghai china
Tel:+86-21-60345859 Fax:+86-21-60852309
Http://www.OuHor.com
☎：18616346166



E30-H 技术参数

| | |
|-------------|---|
| 品牌型号: | 【OuHor 上海欧河】E30-H 实验室数显搅拌机 |
| 电 源: | 220V/50Hz |
| 马达功率: | 120W |
| 转速范围: | 50~2000rpm |
| 搅拌量 (H2O) : | 0.05~20L |
| 最大处理粘度: | 10000CP |
| 调速方式: | 旋钮无极调速 (9 个档位) |
| 扭力控制: | I 档: 50~500 rpm (强力档) II 档: 240~2000 rpm (高速档) |
| 转速显示: | 4 位液晶显示 |
| 搅拌轴峰值扭矩: | 120Ncm |
| 接触物流材质: | SUS304(可选 SUS316L) |
| 桨叶固定方式: | 钻夹头 |
| 夹持直径: | ∅0.3~10mm |
| 外形尺寸: | 200mm×300mm×720mm (长×宽×高) |
| 过热保护: | 有(70℃) |
| 标准搅拌桨配置: | 四片式不锈钢 1 支 |
| 包装重量: | 9KG 纸箱泡沫包装 |
| 标准配置: | E30-H 搅拌主机一台、底板支架一套、不锈钢四片式搅拌桨 1 支、烧杯夹一套 |

名 称: 上海欧河机械设备有限公司
 开户行: 上海农商银行长寿支行
 账 户: 3240 2808 0101 1240 3
 纳税识别号: 310227055948560

NO.655 GaoJi road,shanghai china
 Tel:+86-21-60345859 Fax:+86-21-60852309
 Http://www.OuHor.com
 ☎: 18616346166



E30-H 应用现场图片



E30-H 应用现场视频

演示视频网址: <https://v.qq.com/x/page/e0552vf5f7a.html>

演示视频网址: <https://v.qq.com/x/page/z0511vq6wi6.html>

搅拌桨可选型号

1. 四叶片螺旋桨式——标准型搅拌头，使混合介质由上至下轴向流动，剪切力小。
2. 三叶片螺旋桨式——使混合介质由上向下轴向流动，产生局部剪切力。中高速使用。
3. 溶解式——使混合介质由上、下均产生径向流动，形成的强紊流和高剪切力可以粉碎液体中颗粒。中高速使用。
4. 离心式——双叶片随速度增大而张开，适于窄口容器中使用。搅拌效果类似于四叶片螺旋桨式。中高速使用。
5. 扇片式——产生切向流动，紊流小，热交换性能良好，应用于需柔和搅拌介质的场合。中低速使用。
6. 锚式——产生切向流动，边缘形成高剪切率。使混合介质不易沉积在容器壁上。低速使用。应用于聚合物反应及液体中矿物质的分散，是理想的中高粘度流体的搅拌元件。
7. 其他特殊桨叶——可选择其他各种样式的桨叶（满足您的特殊工况）

名称：上海欧河机械设备有限公司
开户行：上海农商银行长寿支行
账户：3240 2808 0101 1240 3
纳税识别号：310227055948560

NO.655 GaoJi road,shanghai china
Tel:+86-21-60345859 Fax:+86-21-60852309
Http://www.OuHor.com
☎：18616346166



◇ 搅拌桨可选型号 Agitator paddle optional type

1. 四叶片螺旋桨式---标准型搅拌头，使混合介质由上至下轴向流动，剪切力小。
2. 三叶片螺旋桨式---使混合介质由上向下轴向流动，产生局部剪切力。中高速使用。
3. 溶解式---使混合介质由上、下均产生径向流动，形成的强紊流和高剪切力可以粉碎液体中颗粒。中高速使用。
4. 离心式---双叶片随速度增大而张开，适于窄口容器中使用。搅拌效果类似于四叶片螺旋桨式。中高速使用。
5. 扇片式---产生切向流动，紊流小，热交换性能良好，应用于需柔和搅拌介质的场合。中低速使用。
6. 锚式---产生切向流动，边缘形成高剪切率。使混合介质不易沉积在容器壁上。低速使用。应用于聚合物反应及液体中矿物质的分散，是理想的中高粘度流体的搅拌元件。
7. 其他特殊桨叶---可选择其他各种样式的桨叶（满足您的特殊工况）。



名称：上海欧河机械设备有限公司
 开户行：上海农商银行长寿支行
 账户：3240 2808 0101 1240 3
 纳税识别号：310227055948560

NO.655 GaoJi road,shanghai china
 Tel:+86-21-60345859 Fax:+86-21-60852309
 Http://www.OuHor.com
 电话：18616346166

